



ごみ箱



マニュアルびゅー  
わ



「i-フィルター 30  
日版」のインス...



160311石崎  
\_Winspec a...



Acrobat Reader  
DC



160311\_石崎\_各  
種マニュアル



PCお役立ちナビ



Skype



sMedia WinDVD



160328据付石崎



インテル(R) HD  
グラフィックス...



ウイルスバスター  
のインストール



お客様満足度アン  
ケート



バックアップツ  
ール


01\_下のWinspecをクリック




10:27

2016/03/28

## 02\_キャンセルをえらぶ

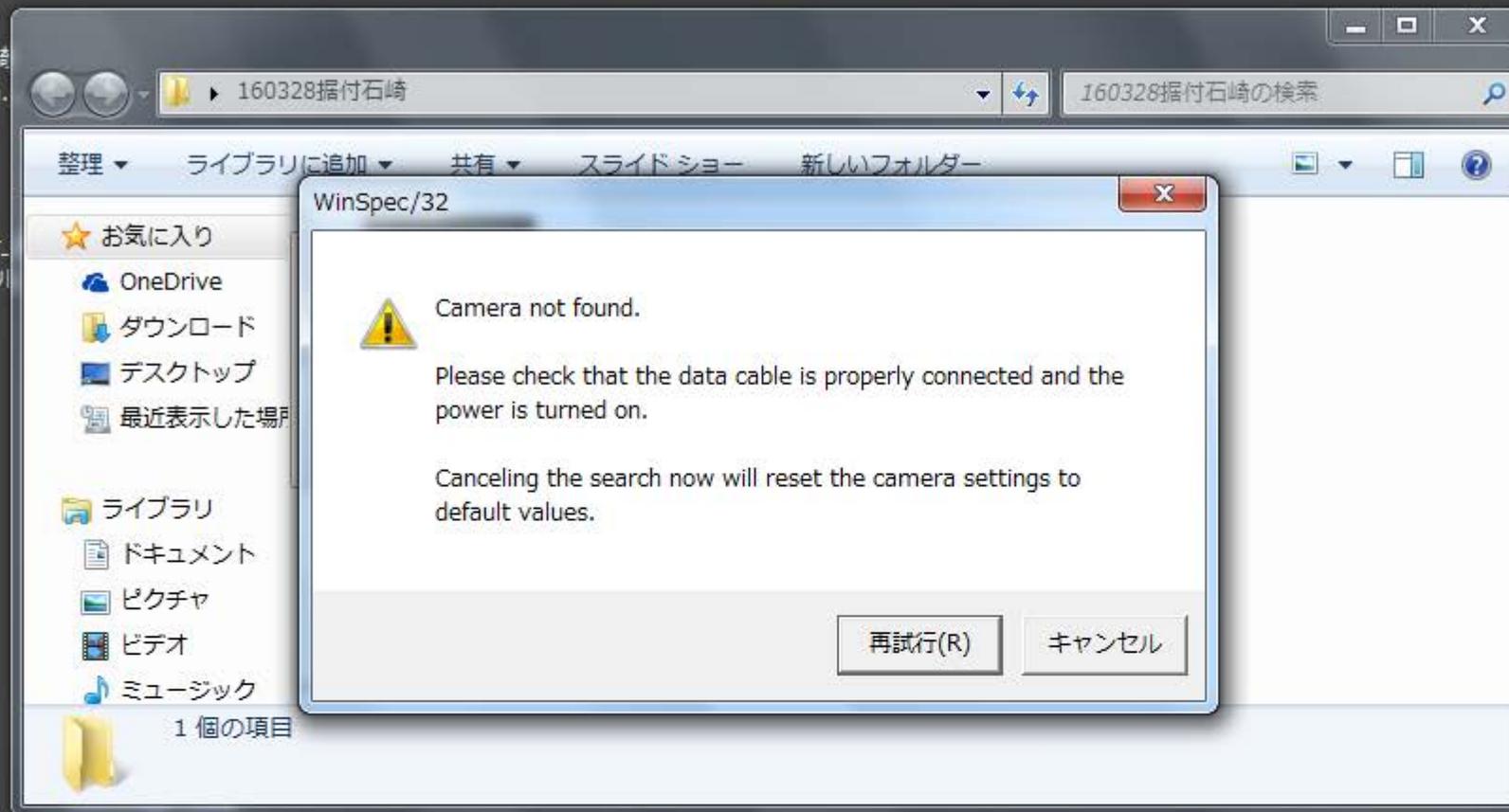

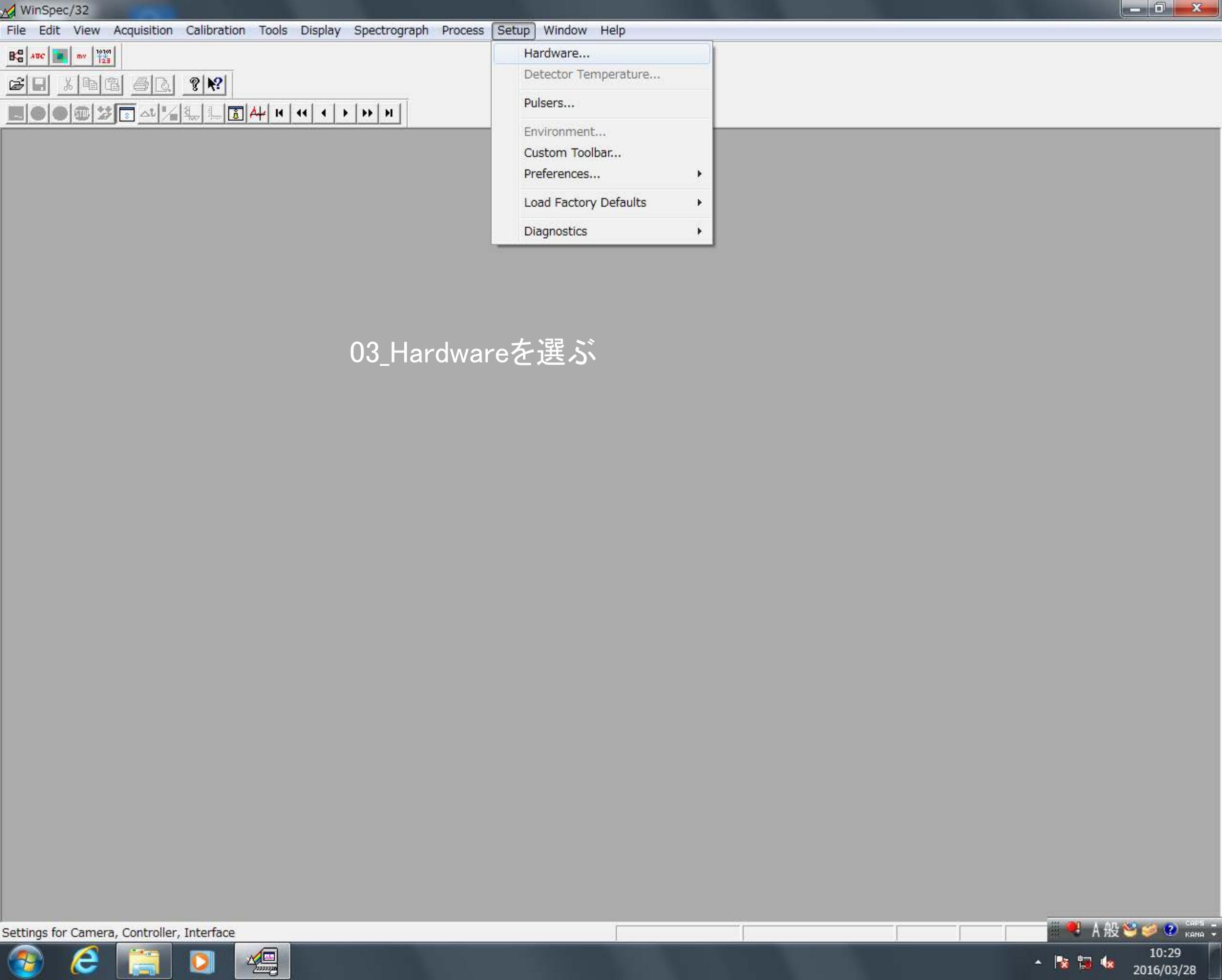

03\_Hardwareを選ぶ



# 04\_次へを選ぶ

Camera Detection Wizard - Welcome

This wizard will attempt to detect the camera system you are using. Please make sure your system is connected to the computer and powered on before proceeding.

I will configure the camera system manually

<戻る(B)   次へ(N) >   キャンセル   ヘルプ




ごみ箱



マニュアルびゅー  
わ



# 05\_カメラの認識を確認して選び次へ

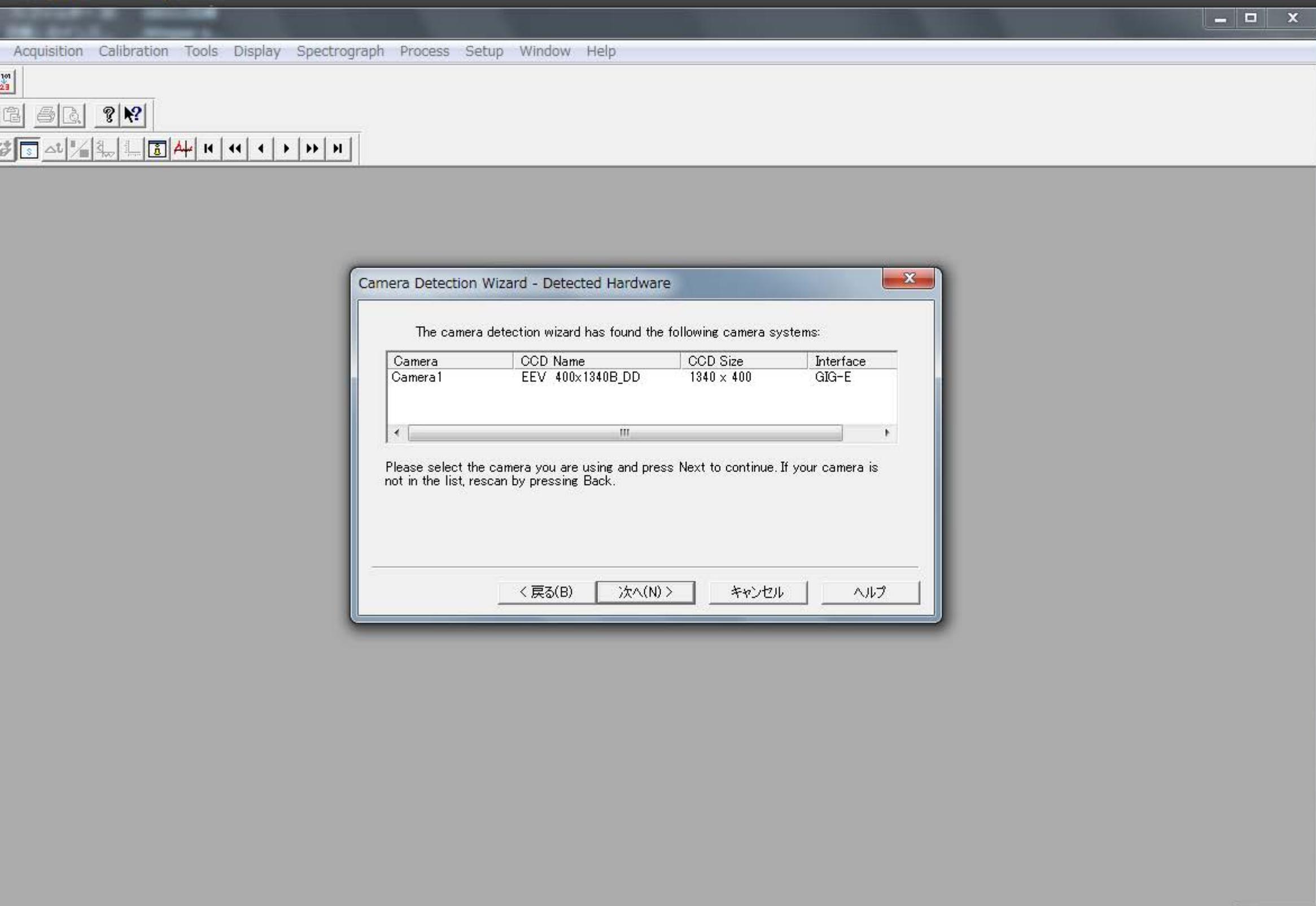

Camera Detection Wizard - Detected Hardware

The camera detection wizard has found the following camera systems:

Camera	CCD Name	CCD Size	Interface
Camera1	EEV 400x1340B_DD	1340 x 400	GIG-E

Please select the camera you are using and press Next to continue. If your camera is not in the list, rescan by pressing Back.

< 戻る(B)    次へ(N) >    キャンセル    ヘルプ



System tray area showing system icons (network, volume, power), user name (A 般), and date/time (10:36, 2016/03/28).

# 06\_Noで次へ



Acquisition Calibration Tools Display Spectrograph Process Setup Window Help

101  
23


Camera Detection Wizard - Test Image

Would you like to aquire a test image?

Yes  No

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

# 07\_完了を押す

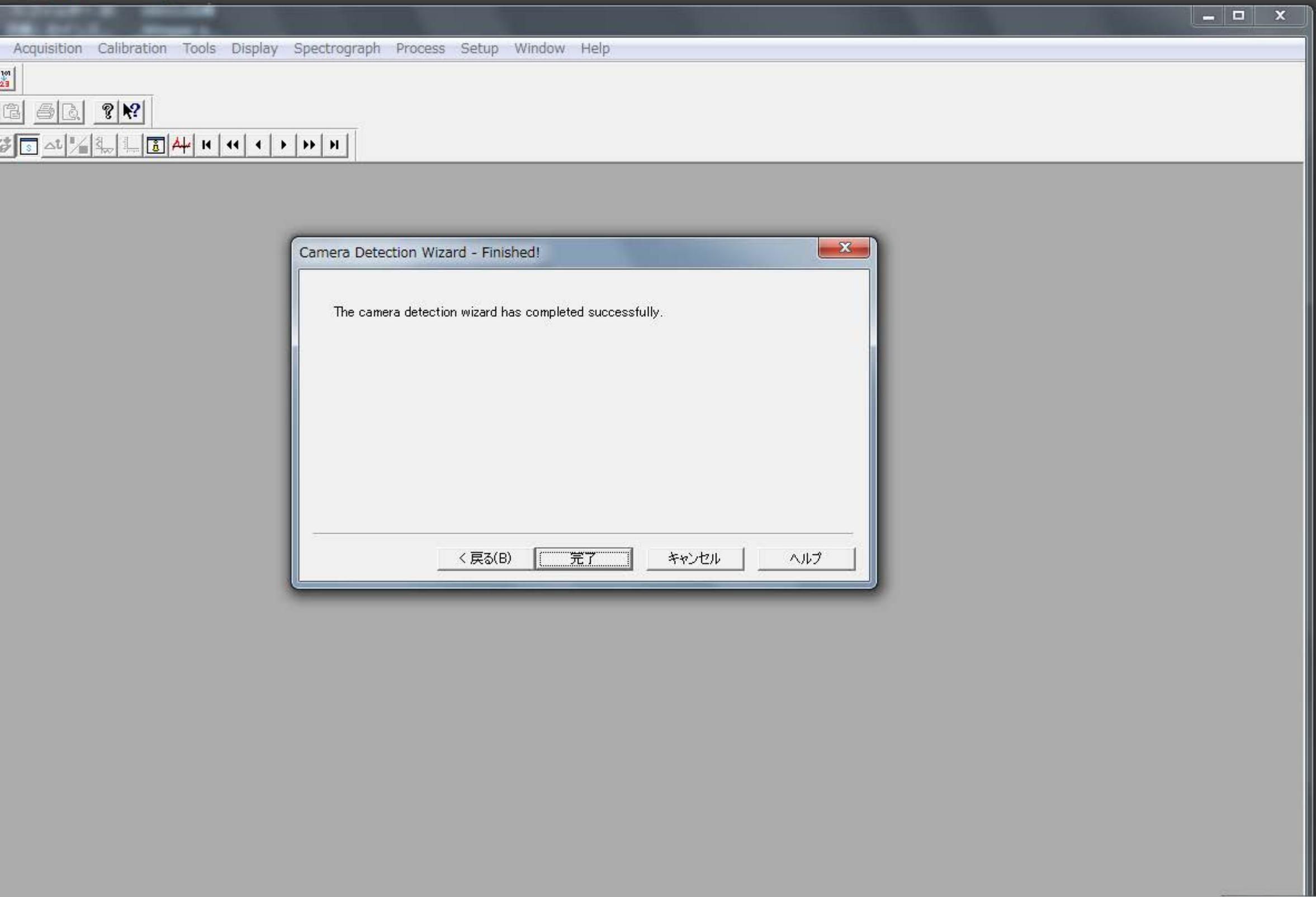

## 08\_分光器の定義

WinSpec/32

File Edit View Acquisition Calibration Tools Display Spectrograph Process Setup Window Help

ABC mv 1010 123

File Edit View Acquisition Calibration Tools Display Spectrograph Process Setup Window Help

File Edit View Acquisition Calibration Tools Display Spectrograph Process Setup Window Help

Move ...

Define ...

Calibrate...

A 般 CAPS KANA

10:40  
2016/03/28

WinSpec/32


File Edit View Acquisition Calibration Tools Display Spectrograph Process Setup Window Help

ABC mv 1010 123

File Edit View Acquisition Calibration Tools Display Spectrograph Process Setup Window Help


File Edit View Acquisition Calibration Tools Display Spectrograph Process Setup Window Help

## 09\_Install Removeをクリック

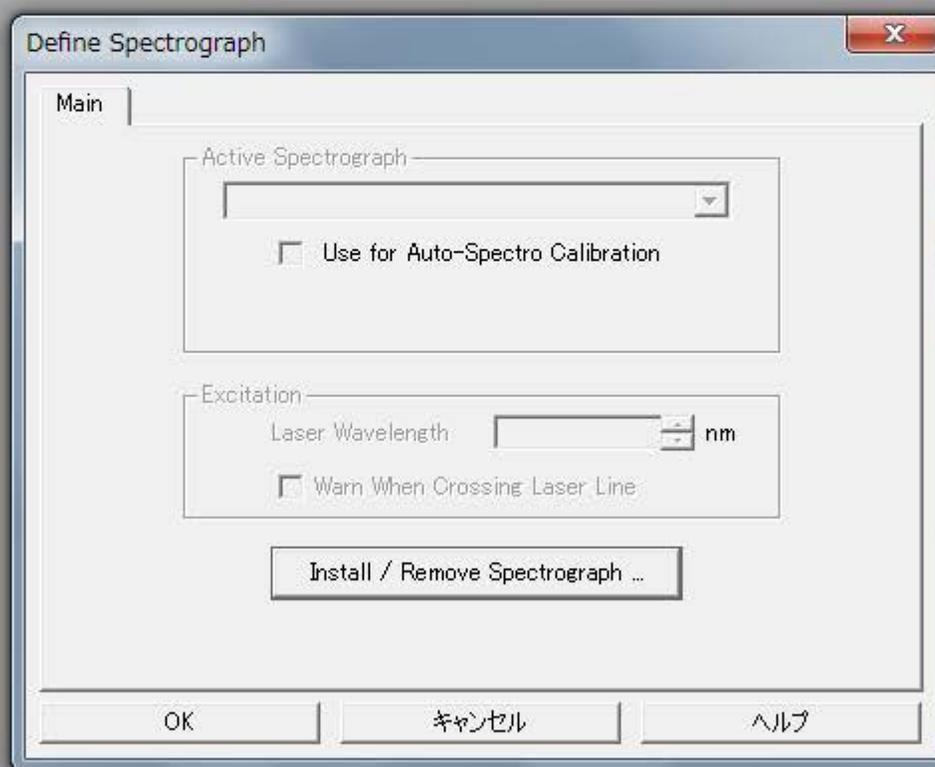


CAPS KANA

10:41  
2016/03/28

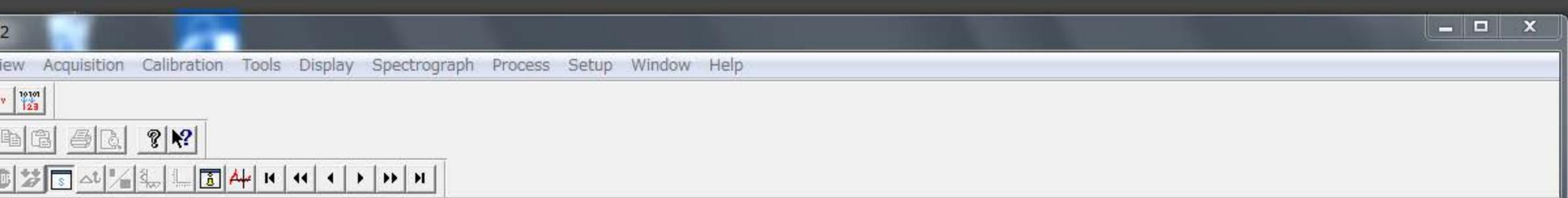

## 10\_Acton SP500iを選ぶ

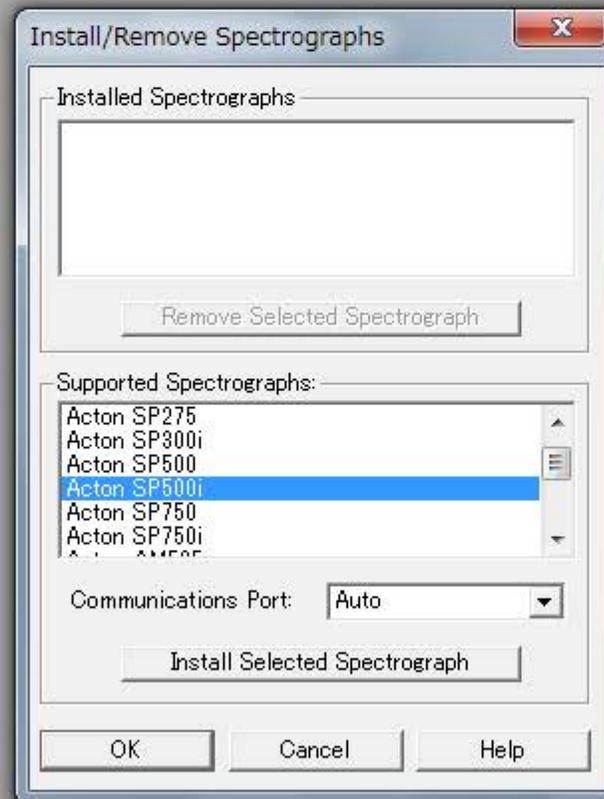

WinSpec/32

File Edit View Acquisition Calibration Tools Display Spectrograph Process Setup Window Help

ATC mv 1010 123

File Edit View Acquisition Calibration Tools Display Spectrograph Process Setup Window Help

11\_SP500iが入る

Install/Remove Spectrographs

Installed Spectrographs

- Acton SP500i

Remove Selected Spectrograph

Supported Spectrographs:

- Acton SP150
- Acton SP275
- Acton SP300i
- Acton SP500
- Acton SP500i
- Acton SP750

Communications Port: Auto

Install Selected Spectrograph

OK Cancel Help

160328据付石崎

整理 プレビュー 共有

お気に入り

- OneDrive
- ダウンロード
- デスクトップ
- 最近表示した場所

ライブラリ

- ドキュメント
- ピクチャ
- ビデオ
- ミュージック

10\_Acton SP500iを選ぶ PNG イメージ

ごみ箱

マニュアルびゅうわ

「i-フィルター 30 日版」のインス...

160311石崎\_Winspec a...

Adobe Reader

ウイルスバスターのインストール

お客様満足度アンケート

バックアップツール

11:00

2016/03/28

CAPS KANA

WinSpec/32

File Edit View Acquisition Calibration Tools Display Spectrograph Process Setup Window Help

ATC mv 10101 123

10101 123

# 12\_回折格子種類認識

Define Spectrograph

Main Gratings Slits/Mirrors

Current Turret

Gratings

	1	2	3
Grooves	600	300	150
Name	BLZ= 500NM	BLZ= 500NM	BLZ= 800NM

Backlash

Required  Steps: 0

Display Warning On Grating Change

Grating Movement Mode: Slew (Faster)

OK キャンセル ヘルプ

160328据付石崎

整理 プレビュー 共有

お気に入り

- OneDrive
- ダウンロード
- デスクトップ
- 最近表示した場所

ライブラリ

- ドキュメント
- ピクチャ
- ビデオ
- ミュージック

10\_Acton SP500iを選ぶ PNG イメージ

ごみ箱

マニュアルびゅうわ

「i-フィルター 30 日版」のインス...

160311石崎\_Winspec a...




Adobe

ウイルスバスターのインストール


お客様満足度アンケート

バックアップツール

# 13\_ミラー サイド フロント

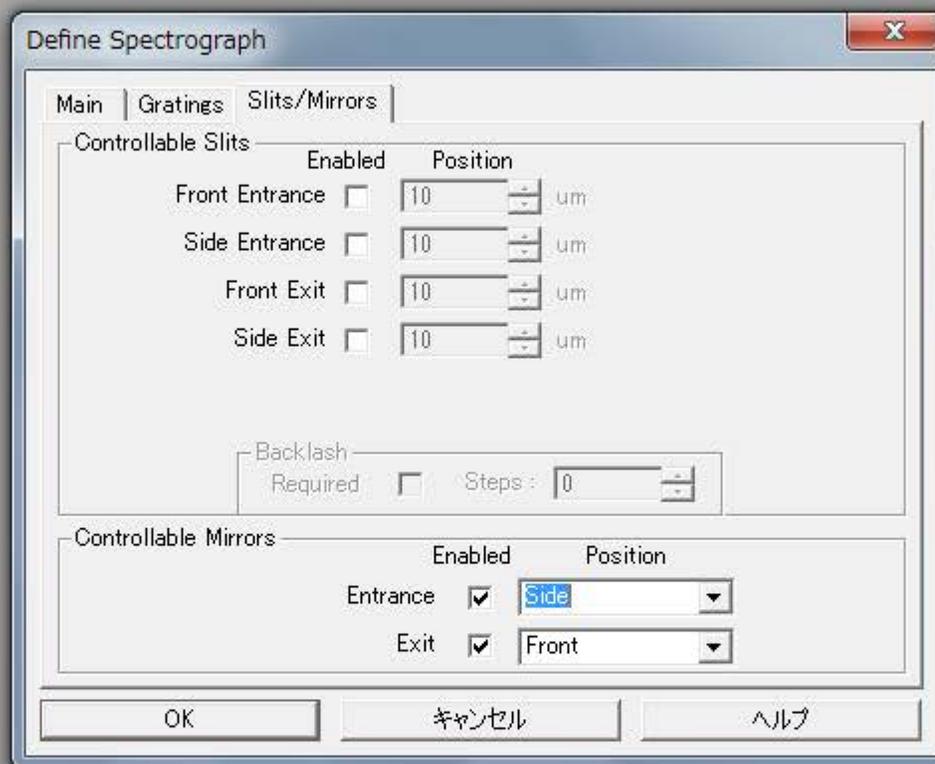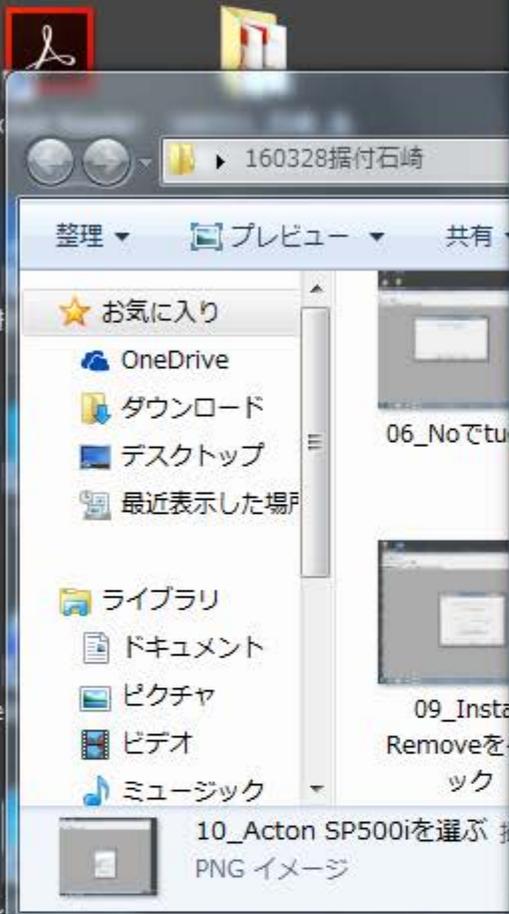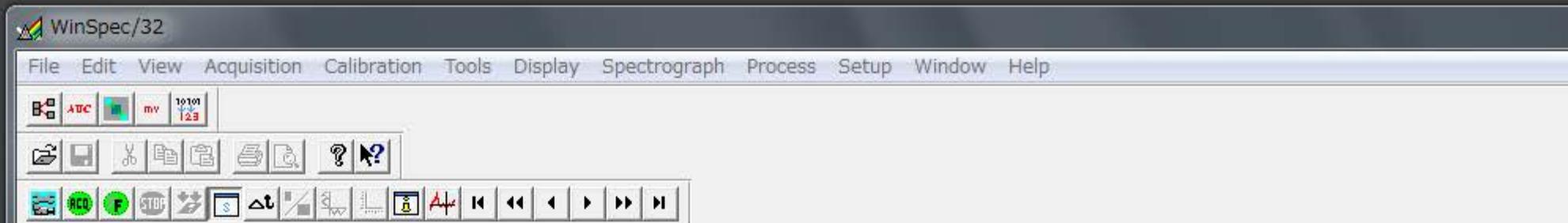

## 14\_回折格子の種類と中心波長

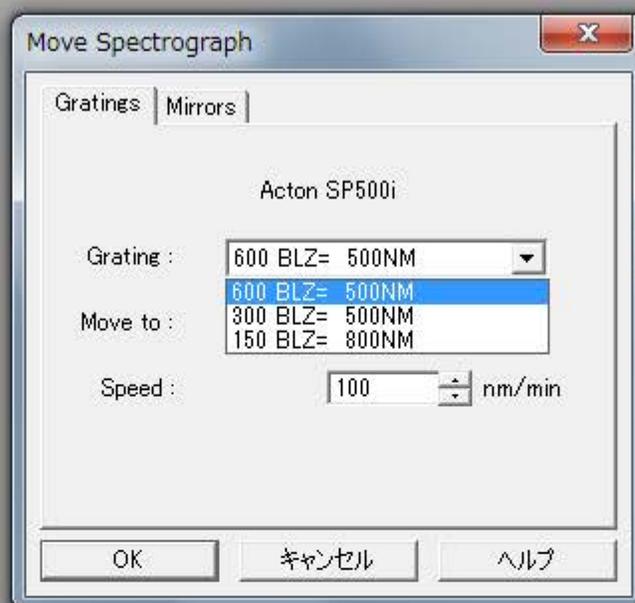

ごみ箱

マニュアルびゅわ

「i-フィルター 30 日版」のインス...

160311石崎\_Winspec a...

Acrobat Reader DC

160311\_石崎\_種マニュアル

PCお役立ちナビ

160328据付石

Skype

sMedio WinDVD

インテル(R) HD

新しいフォルダー

hardwareを 04\_次へを選ぶ

分光器の 08\_分光器の定義

teigi

WinSpec/32

File Edit View Acquisition Calibration Tools Display Spectrograph Process Setup Window Help

ATC mv 10100 123



14\_回折格子の種類と中心波長

11:25

2016/03/28

一般

CAPS KANA

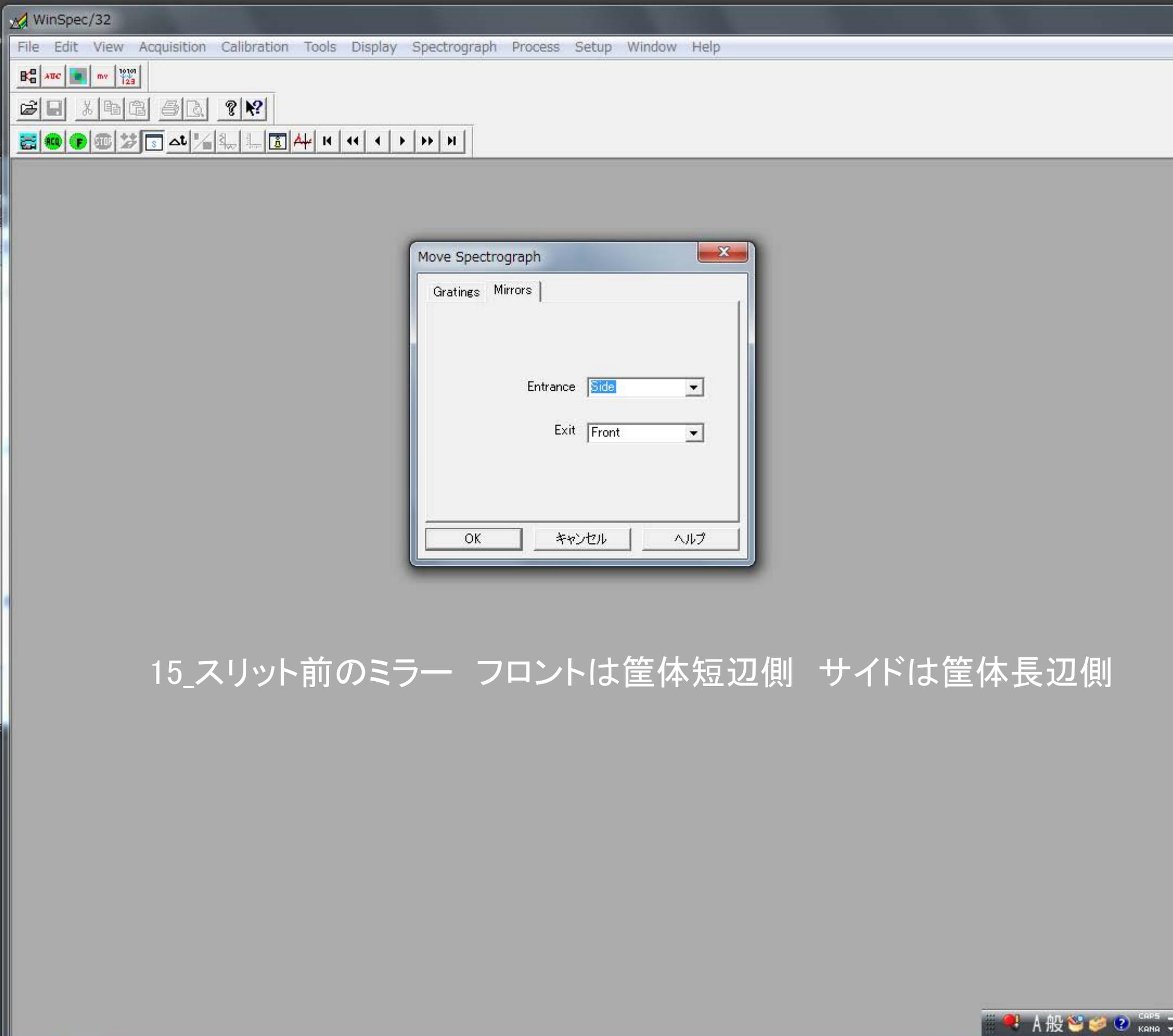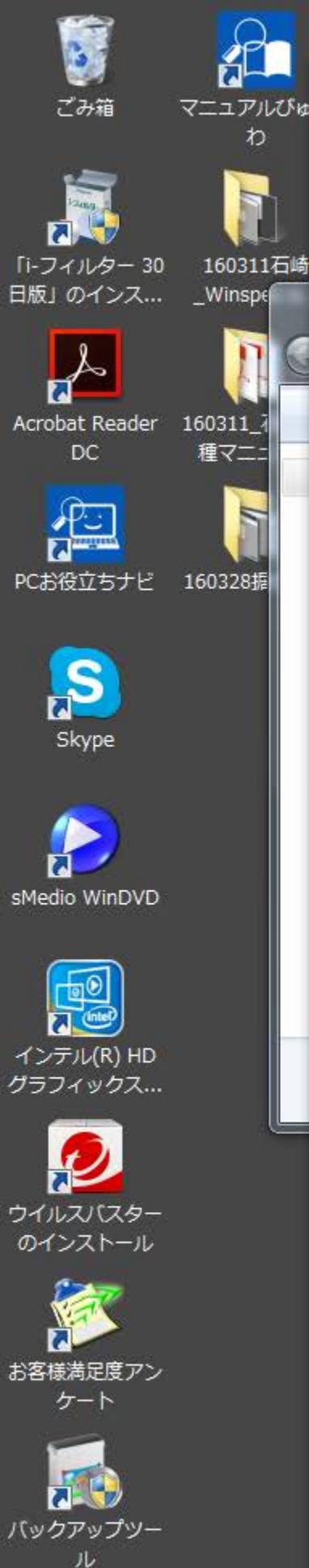

15\_スリット前のミラー フロントは筐体短辺側 サイドは筐体長辺側

- Experiment Setup...
- YT Setup...
- Acquire
- Focus
- Video Focus...
- Hardware LUT...
- Exposure / Intensity...
- Easy Bin...
- Step and Glue...
- Readout Time...
- Acquire Background
- Acquire Flat Field
- Video
- Pulse Counter...
- Stop Acquisition
- Start Storage

16\_検出器使うときはAcquisition



Experiment Setup

ADC | Timing | Processes | Save/Load  
Main | Data File | ROI Setup | Data Corrections

Exposure Time  
0.100000 sec

Number of Spectra 1


CCD Readout  
 Use Full Chip  Use Region Of Interest  
Readout Dimensions: X: 1940 Y: 400

Accumulations  
Number: 1


Acquire Focus OK キャンセル ヘルプ

17\_Focusは連続運転 Acquireは1回きり

18\_FocusとAcquireのショートカット左上の緑の2つ ACQ, F

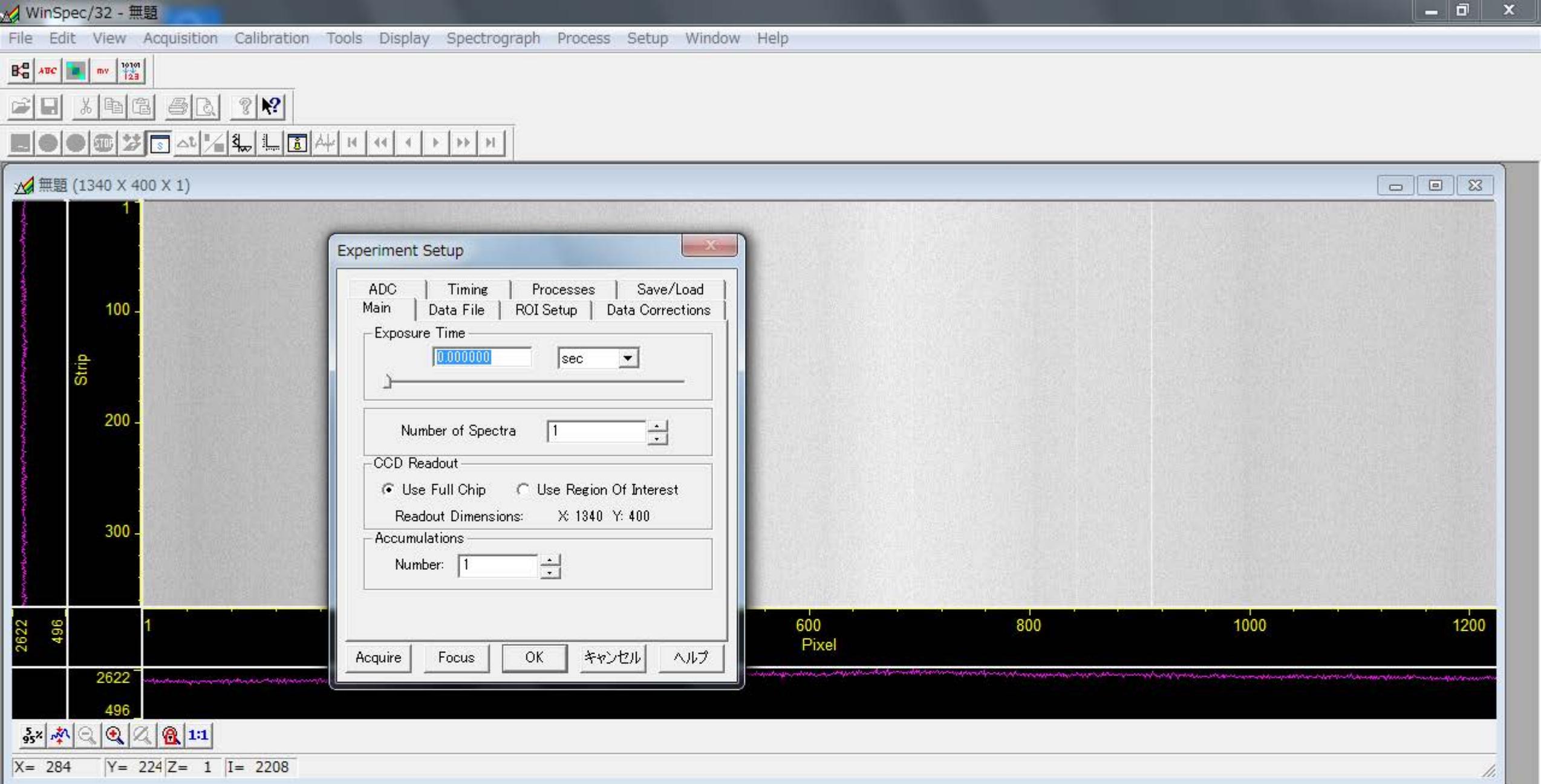

19\_冷却時0sとUseFullChipで  
Focus押す

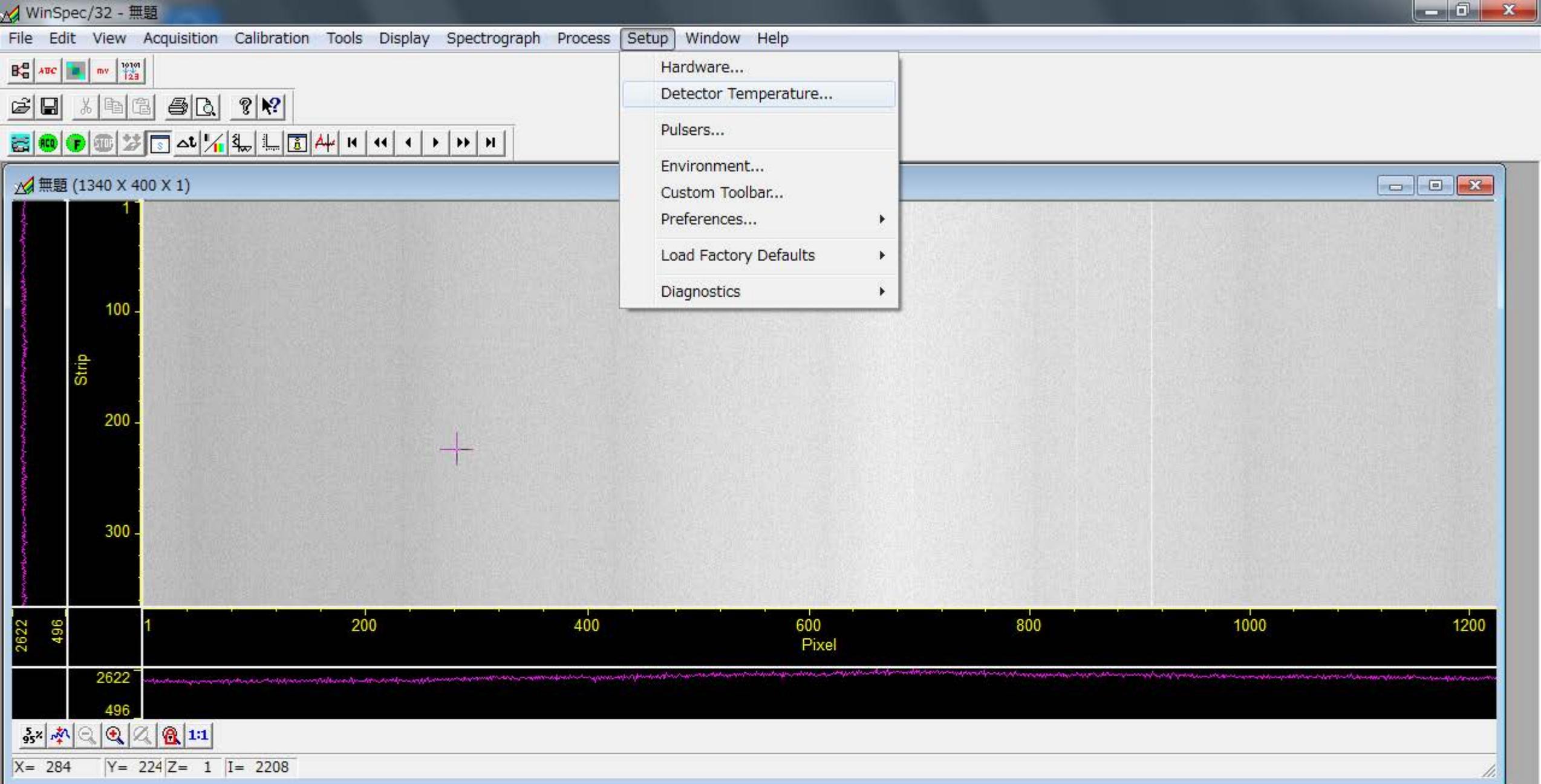


20\_ 冷却有無の判断は温度から


Control the Detector Temperature

COMPLETED

11:44  
2016/03/28

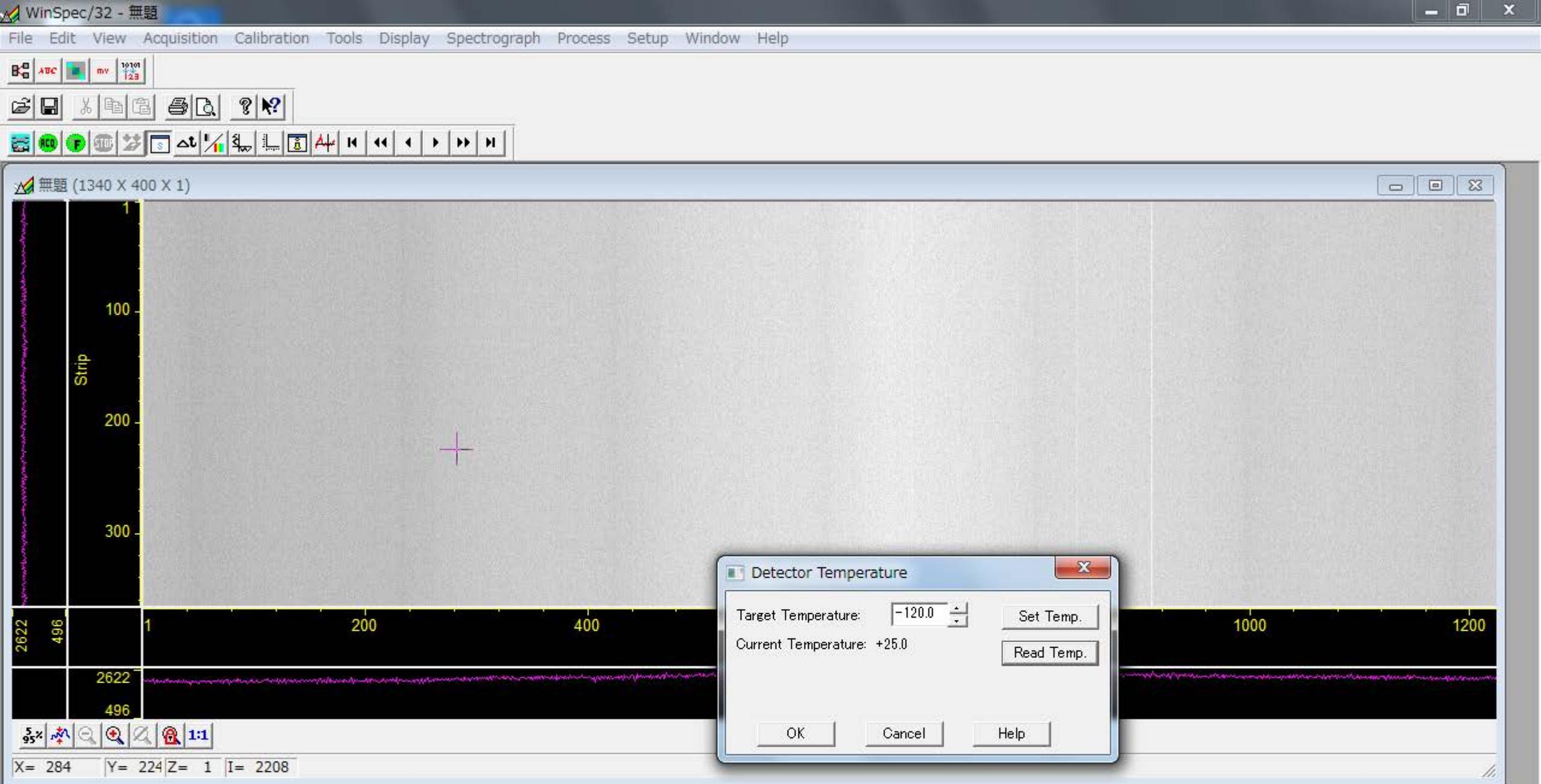


21\_CurrentTemperatureが $-120^{\circ}\text{C}$ より高いときは液チをたして19の操作

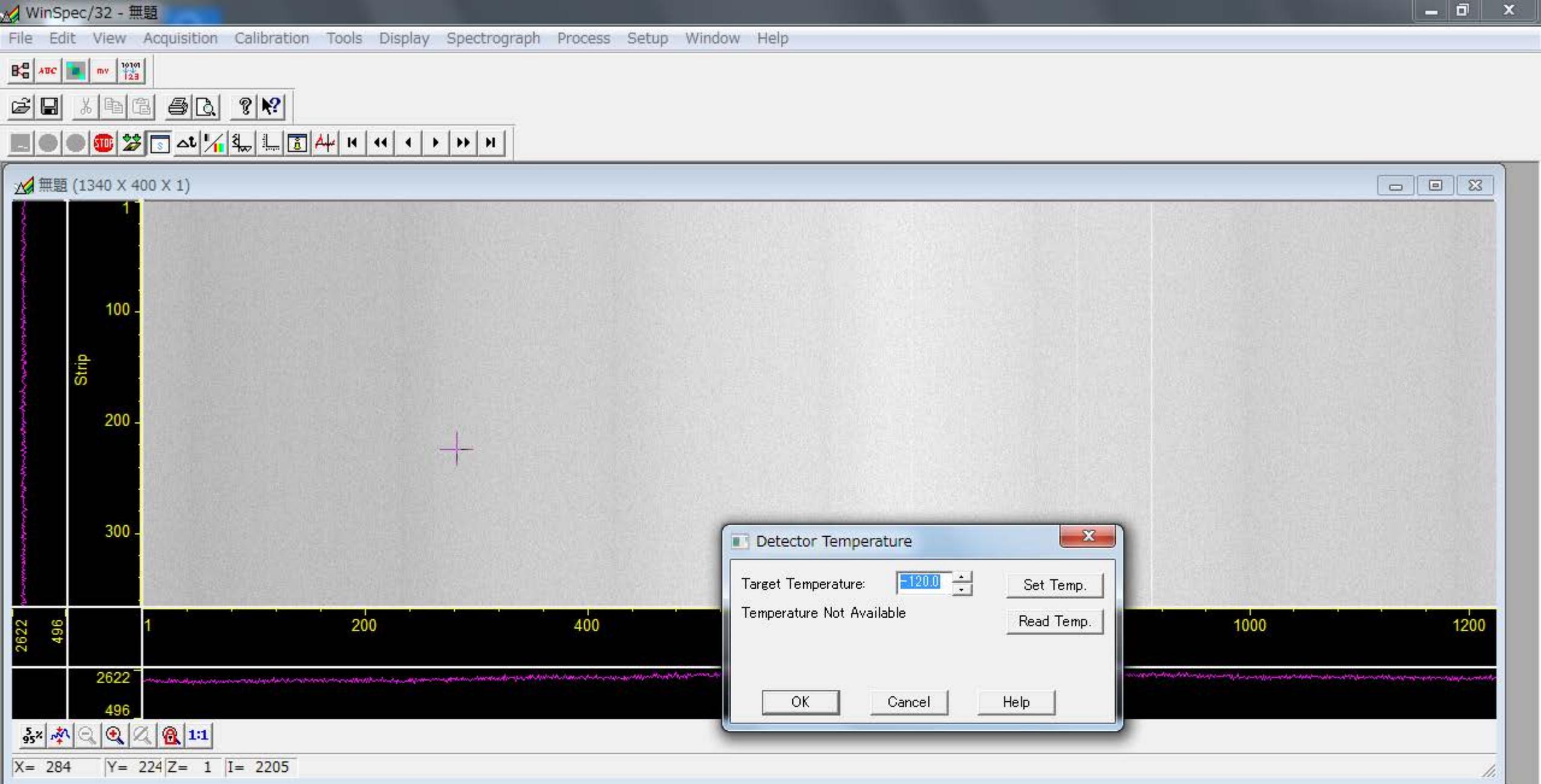


22\_Focus 中は温度がみれないので一瞬とめて確認,  
液手投入2回吹くまで。Temp Locked まで  
目安2h, 冷えれば50hもつ。




23\_液室投入2hでTemperaturLockedの表示 これで使用可能

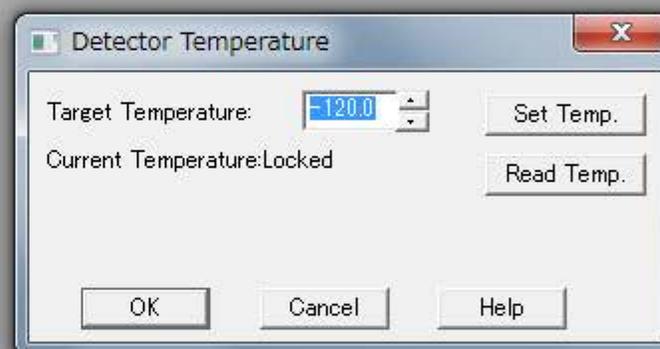


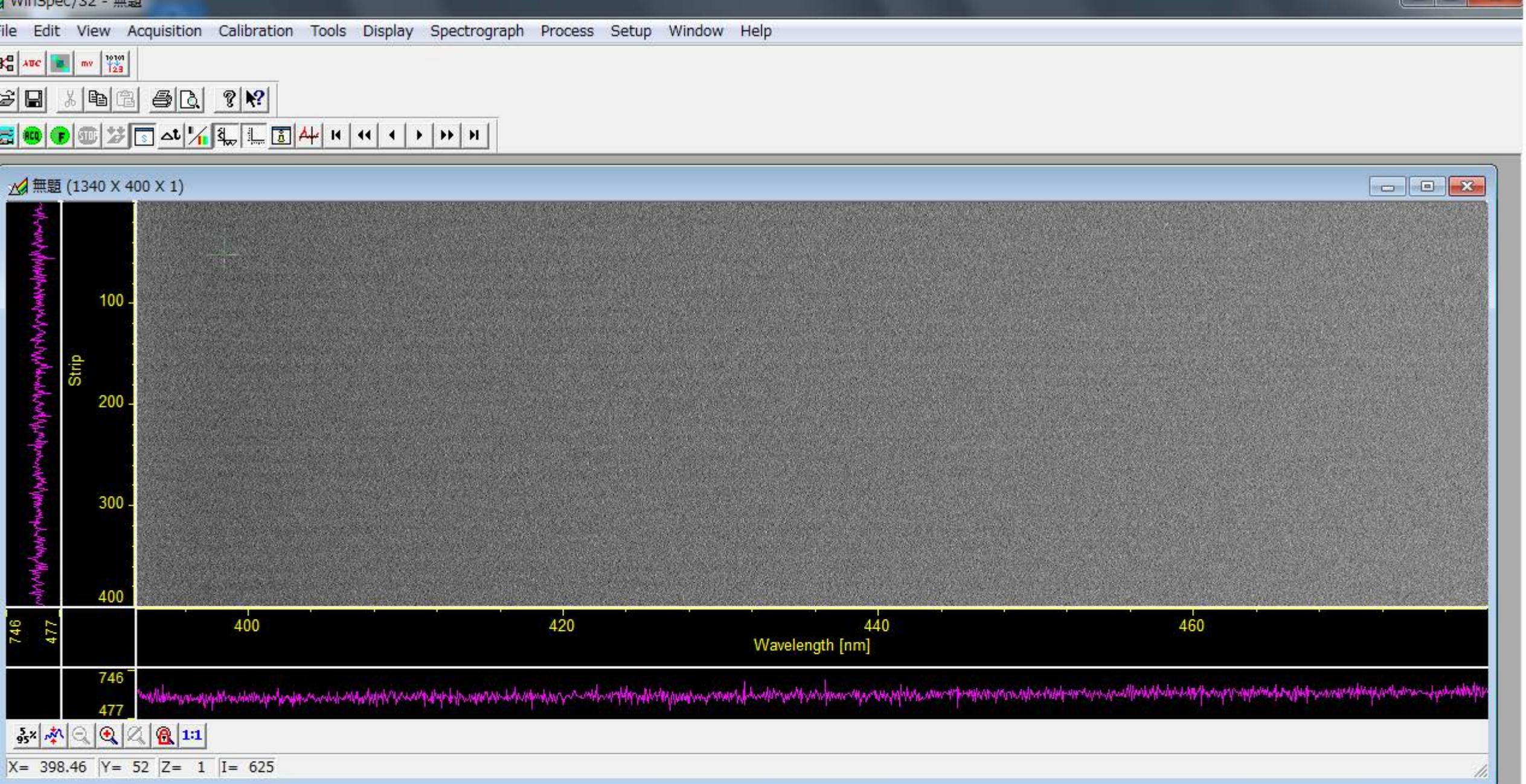


24\_4MHzの0sデータ冷却あと 赤紫線が400-800カウント kHzでは  
もう少し下がる

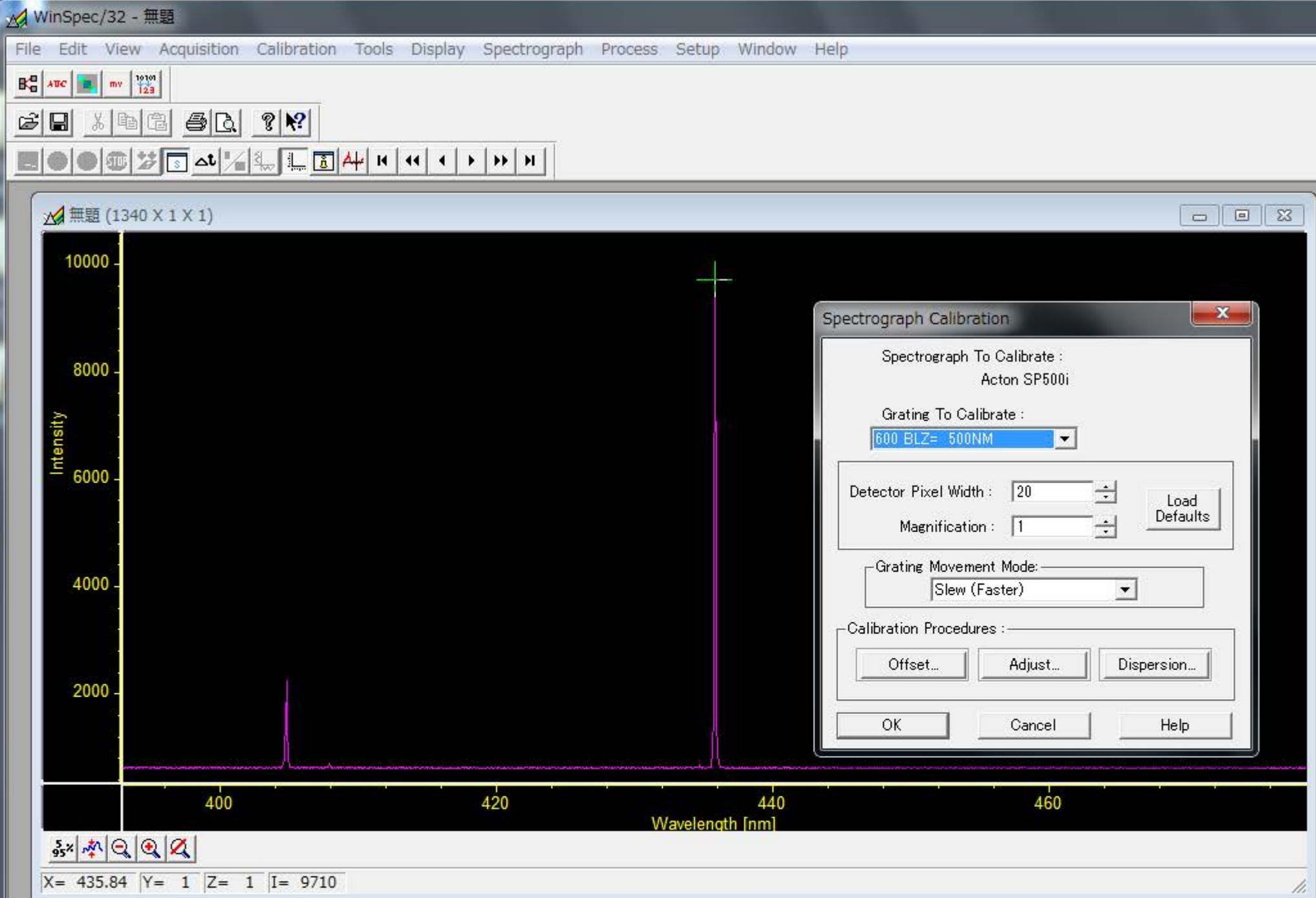

25\_波長較正offset adjust 後 600G 理論値435.833nm  
実測435.84nm

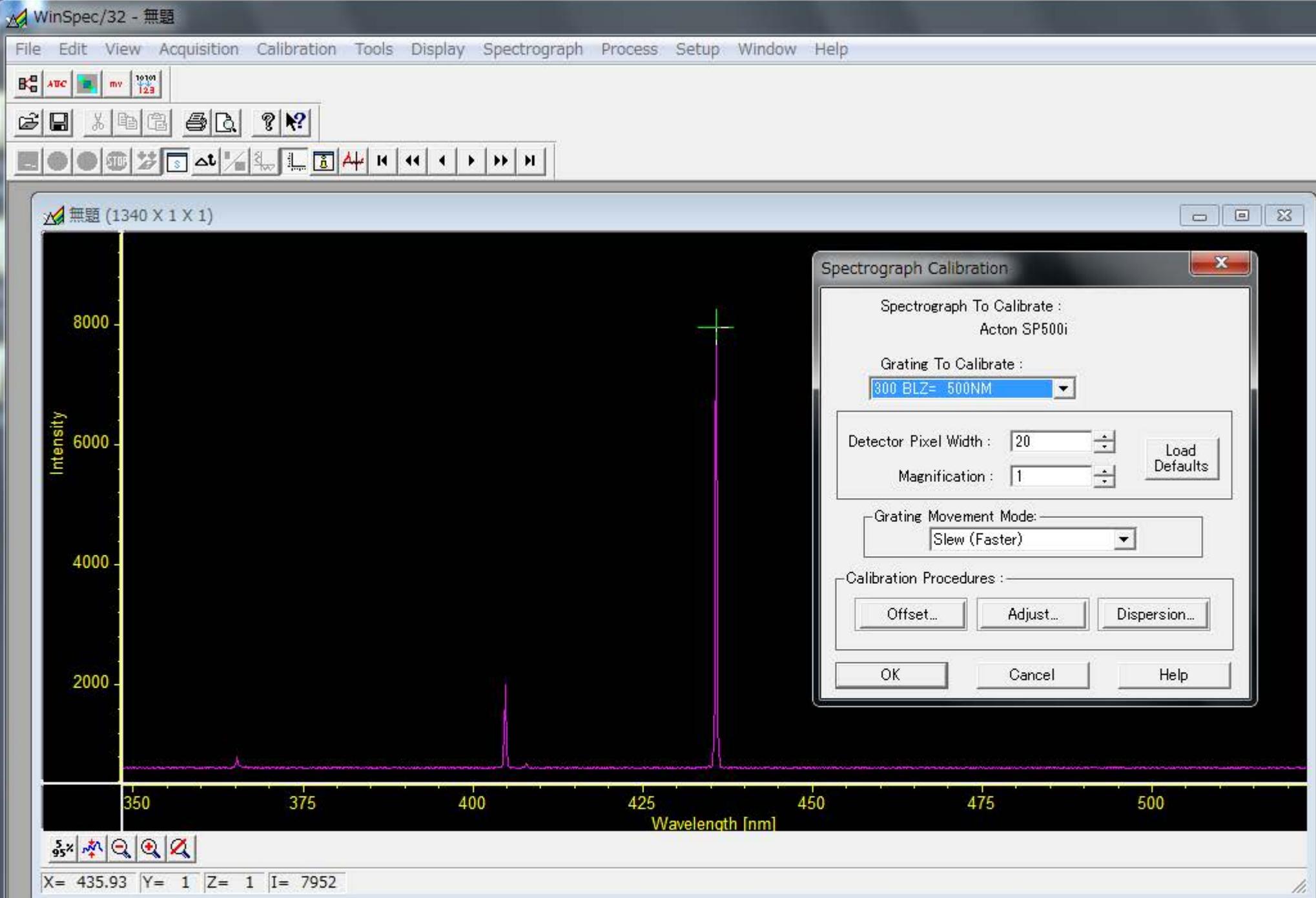

26\_波長較正offset adjust 後 300G 理論値435.833nm 実測435.93nm

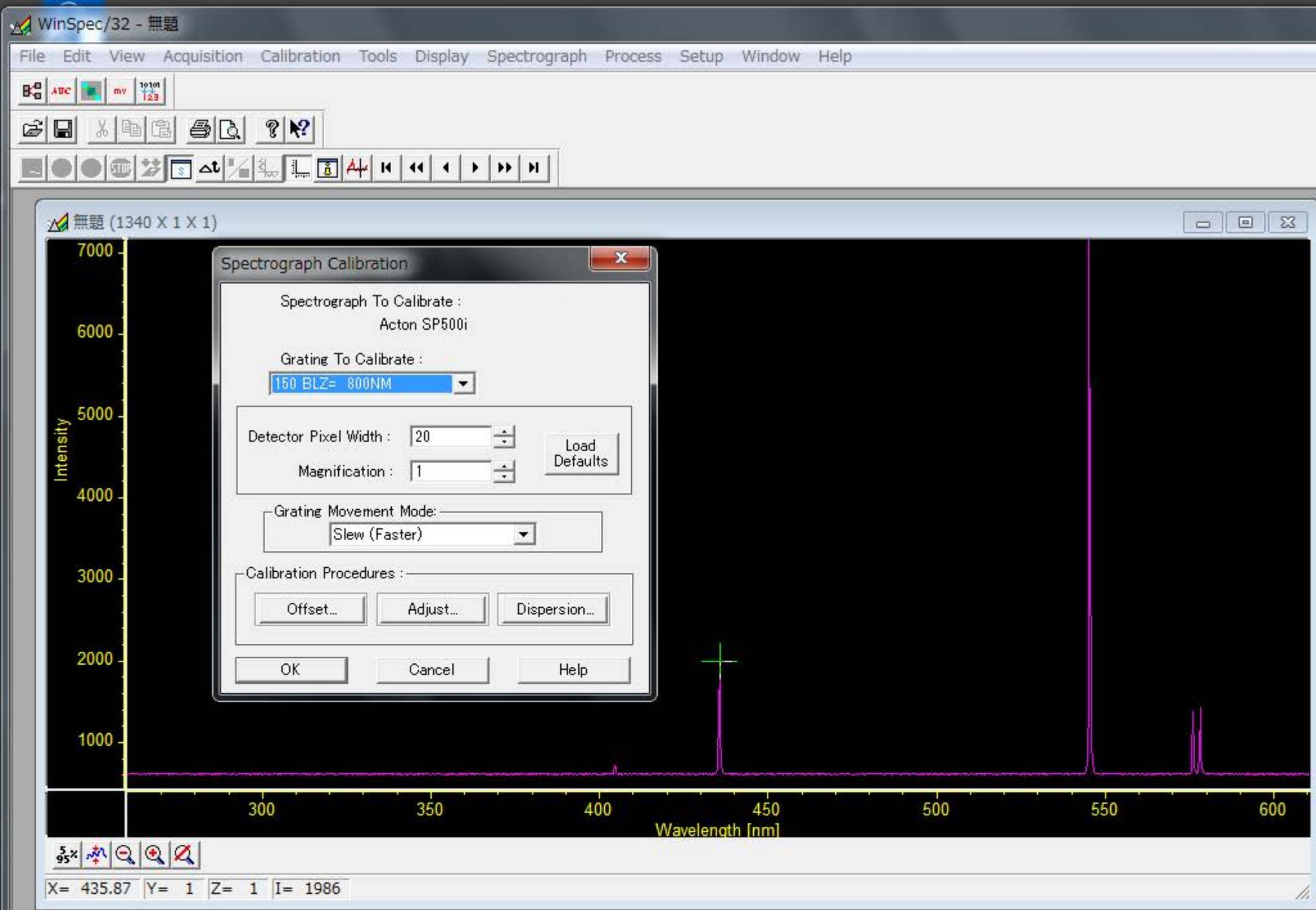

27\_波長較正offset adjust 後 150G 理論値435.833nm  
実測435.87nm